

SYNCHRONIE 2003 - PARAMETRAGES

- Dans le menu Paramètres la fenêtre du **Réglage des paramètres** apparaît:

La voie d'acquisition **0** correspond à l'entrée analogique EA0. Par défaut elle est en mode **Automatique**.

Nom de la voie EA0 : ici **u**
Unité: **V**
Affichage dans la **fenêtre 1**.

Choix du style et des couleurs

Remarque: Si on veut enregistrer en même temps les voies EA0 et EA1 il faut paramétrer la voie **1** et la mettre en mode **Automatique** (par défaut elle est en mode inactif).

- Choisir l'onglet **Acquis**: la fenêtre suivante apparaît:

Choix du nombre de points d'acquisition

Choix de la durée totale d'acquisition

- Une fois le paramétrage **des entrées** et de **l'acquisition** réalisée, l'acquisition se fait par la touche **F10**.
- L'icône **Calibrage Global** permet une échelle automatique.
- Un double clic sur un axe donne accès au paramétrage de cet axe (grandeur, échelle ...)