
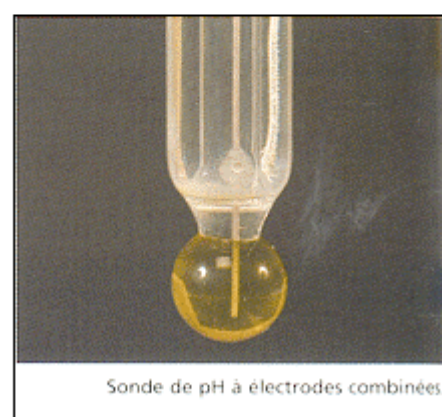


LE pH-MÈTRE

I DESCRIPTION DU pH-MÈTRE


- Un pH-mètre est constitué d'une sonde de mesure reliée à un voltmètre électronique gradué en unité de pH.
- La sonde de mesure est constituée d'une électrode de verre et d'une électrode de référence; ces deux électrodes peuvent être séparées ou combinées.
- La différence de potentiel u qui apparaît aux bornes de la sonde est une fonction affine du pH: $u = a - b \cdot \text{pH}$, où a et b sont des coefficients positifs qui dépendent de la température et de la nature des deux électrodes. Il est donc **nécessaire d'étalonner un pH-mètre** avant toute mesure.
- Le voltmètre électronique peut être analogique ou numérique.

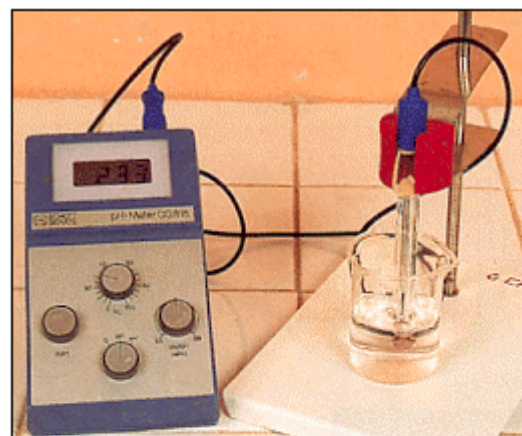

II ETALONNAGE DU pH-MÈTRE

- La sonde du pH-mètre est un objet **fragile** à manipuler **soigneusement**

- Le bouton 1 est sur la position "0".
 - Régler le bouton 2 sur la température des solutions.
 - Régler les boutons 3 et 4 à mi-course.
 - Placer la sonde au-dessus d'un verre à pied: rincer la sonde à l'eau distillée.
- Mettre dans un godet un peu de solution étalon pH = 7,0.
 - Plonger entièrement l'extrémité de la sonde dans cette solution.
 - Régler le bouton 1 sur "pH", agiter doucement le godet autour de l'extrémité de la sonde.
 - Avec le bouton 4, régler l'affichage du pH-mètre sur la valeur 7,0. **Ne plus toucher le bouton 4.**
 - Remettre le bouton 1 sur "0". Retirer la sonde du godet et remettre la solution dans le flacon.
 - Rincer la sonde à l'eau distillée.
- Mettre dans un godet un peu de solution étalon pH = 4,0.
 - Plonger entièrement l'extrémité de la sonde dans cette solution.
 - Régler le bouton 1 sur "pH", agiter doucement le godet autour de l'extrémité de la sonde.
 - Avec le bouton 3, régler l'affichage du pH-mètre sur la valeur 4,0. **Ne plus toucher le bouton 3.**
 - Remettre le bouton 1 sur "0". Retirer la sonde du godet et remettre la solution dans le flacon.
 - Rincer la sonde à l'eau distillée et la sécher.
- Le pH-mètre est prêt pour faire des mesures de pH. **Ne plus toucher aux boutons 3 et 4 pendant toute la durée des mesures.**

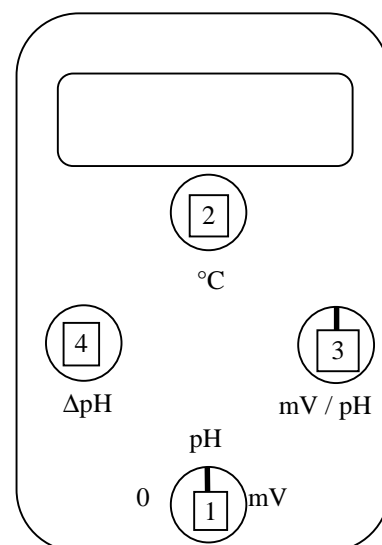

III MESURES DE PH

- Verser la solution à étudier dans un bécher.
- Plonger la sonde, agiter la solution puis attendre la stabilité de l'affichage.
- Noter la valeur de la mesure.
- Rincer la sonde à l'eau distillée.
- **Ne jamais laisser le pH-mètre allumé quand la sonde ne plonge pas dans une solution !!**
- Pour refaire une mesure, reprendre la suite des opérations.

IV PRECISION DE LA MESURE DE PH

- La précision de la mesure du pH d'une solution dépend de la "fraîcheur" des solutions étalon utilisées, de l'état de la sonde et de la qualité de l'étalonnage. La valeur lue est toujours entachée d'erreur.

En manipulant avec beaucoup de soin, il est possible de mesurer le pH d'une solution avec une incertitude de 0,05 unité de pH.

- Considérons une solution pour laquelle le pH-mètre indique $\text{pH} = 5,30$. Quelle est la précision sur la concentration en ions H_3O^+ de la solution ?

Le pH étant connu à 0,05 unité près:

Or $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ donc

$$5,25 \leq \text{pH} \leq 5,35$$

$$10^{-5,35} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{-5,25}$$

$$4,467 \cdot 10^{-6} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 5,623 \cdot 10^{-6}$$

on peut donc écrire: $[\text{H}_3\text{O}^+] = (5,0 \pm 0,6) \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$.

L'incertitude relative sur la concentration est donc: $\Delta[\text{H}_3\text{O}^+] / [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,6 \cdot 10^{-6} / 5,0 \cdot 10^{-6} = 0,12$ soit 12 % !!

- Une incertitude de 0,05 unité de pH sur la mesure du pH entraîne une incertitude relative de l'ordre de 10 % sur la concentration en ions H_3O^+ de la solution.
- Toute valeur de pH mesurée avec un pH-mètre sera donnée avec une incertitude de 0,05 unité de pH: par exemple $\text{pH} = 3,22$ sera arrondi à $\text{pH} = 3,20$.
- Toute concentration déduite d'une valeur de pH sera exprimée avec, au plus, deux chiffres significatifs.

RANGEMENT DU pH-METRE

- Rincer la sonde à l'eau distillée
- Remettre l'obturateur sur la sonde ou la plonger dans une solution prévue à cet effet.